

# 恒温恒湿槽 操作方法(定値運転モード)

## 【始めるとき】

- ① 加湿用の水の**コック**と**蛇口**を開きます  
→ 別紙「**自動給水装置について**」
- ② **電源**を入れます
- ③ **PAGE**や**HELP**で、どちらかを表示します

ジカン/TM    オンシツド/SV    モード/2  
プログラム/3    PARA/5    PAGEデモドル

オンドシツド/SV    モード/2  
プログラム/3    PARA/5    PAGEデモドル

- ④ **SV**を押します
- ⑤ **CE**で**温度**の数値をクリアします
- ⑥ **温度**を入力し**ENTER**を押します
- ⑦ **CE**で**湿度**の数値をクリアします
- ⑧ **湿度**を入力し**ENTER**を押します
- ⑨ **HELP**で以下を表示します

テイチ    ウンテン    モード    XX.X° C  
PAGEデ    メニュー    RUNデ    ウンテンカイシ    XX    %RH

- ⑩ **RUN**で定値運転が始まります

※ **STOP**を押したときは**RESET**で再び**RUN**できます

※ 詳しくは**取扱説明書**をご覧ください

## 【終わるとき】

- ① **STOP**を押します
- ② **電源**を切ります
- ③ 加湿用の水の**コック**と**蛇口**を閉じます

